

## クリプトスポリジウム・ジアルジア 検出用試薬

C/G陽性コントロール(ホルマリン固定) (製品コード:CG-006)

消化管寄生原虫であるクリプトスポリジウムとジアルジアのホルマリン固定の陽性コントロールです  
当社クリプトスポリジウム・ジアルジア検出用蛍光抗体製品の陽性コントロールとして使用できます

本取扱説明書の「使用上の注意」をよく読んでからご使用下さい

## ⓘ 使用上の注意 ⓘ

- ① 本製品使用時は、室温に戻して使用して下さい
- ② 本製品使用時は、使用直前にボルテックス等で十分に混和してから使用して下さい
- ③ 本製品を凍結しないで下さい
- ④ 本製品の原虫の数は血球計算盤で測定したおおよその数となります
- ⑤ 添加回収実験の際に正確な数が必要な場合には、事前に数をカウントし、必要量を試験に使用して下さい

## 【製品内容】

- |                           |                                 |     |
|---------------------------|---------------------------------|-----|
| ・クリプトスポリジウムオーシスト(ホルマリン固定) | 約 $1 \times 10^5$ 個 / 1.0mL / 本 | 各1本 |
| ・ジアルジアシスト(ホルマリン固定)        | 約 $1 \times 10^5$ 個 / 1.0mL / 本 |     |

## 【保管方法】

冷蔵保管(2~8°C)

## 【使用期限】

製品ラベルに記載

製品に関するお問い合わせは、当社CG担当までご連絡下さい  
TEL(0964)46-3773 FAX(0964)46-3743